

フローサイトメーターを使う方に

# 面倒な細胞のフィルトレーションを 簡単・便利に多検体処理できる!!


時短  
簡単!!



素早く・簡単

シリコンシートで  
コンタミ防止


面倒な作業を  
自動化もできる!!

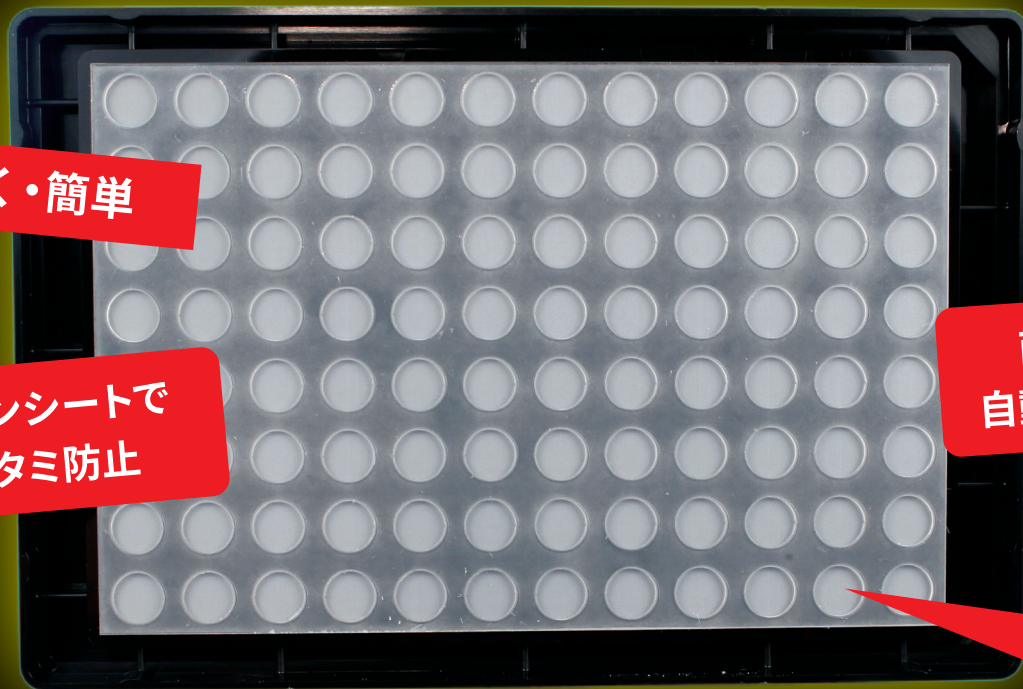

※ガンマ線滅菌済




**特長①**  
マイクロプレートに重ねて、  
マルチピペットで分注が可能

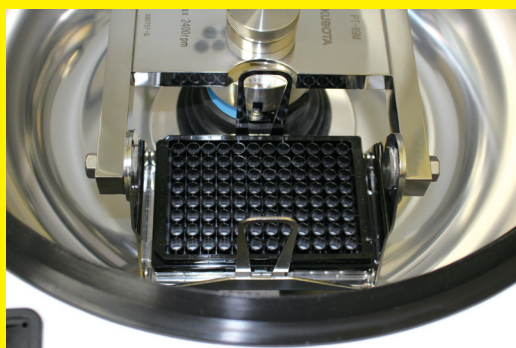


**特長②**  
遠心機でフィルトレーション  
が可能

拡大

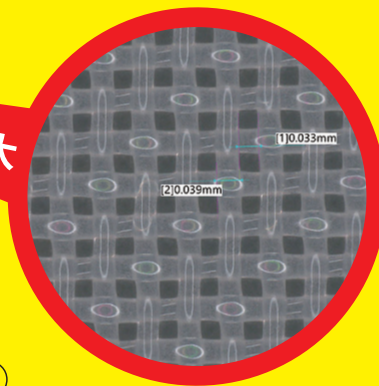

**特長③**  
高均質メッシュポア  
サイズ:30 $\mu$ m、70 $\mu$ m、100 $\mu$ m

384wellプレートにも対応

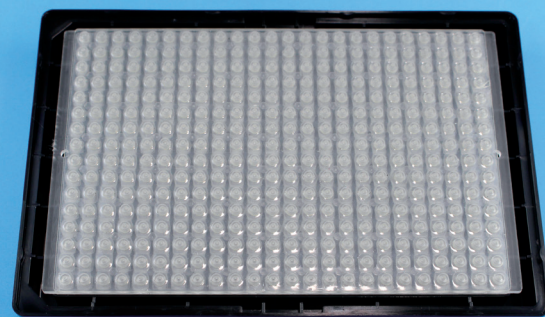

## フローサイトメーターを使う現場の悩み

これまでのフィルタ付きチューブを用いた方法では、  
多くの検体の処理に時間とコストがかかる。

- ✓ フィルトレーションが面倒
- ✓ 作業が多く時間がかかる
- ✓ トータルコストが高い



そんな声に応じて

- ✓ 1:多検体を効率的に処理できる
- ✓ 2:wellごとのコンタミを防止
- ✓ 3:実験単価(フィルターのコスト)を下げられる

## 開発者の声

開発者  
40代・男性




細胞のフィルトレーションが面倒くさい  
というお声から開発しました。  
遠心機を使いますので、時間もコストも  
削減できます。ポアサイズを変えた  
特注対応も可能です。




## 細胞 フィルトレーション 前後の比較

※HEK293細胞使用

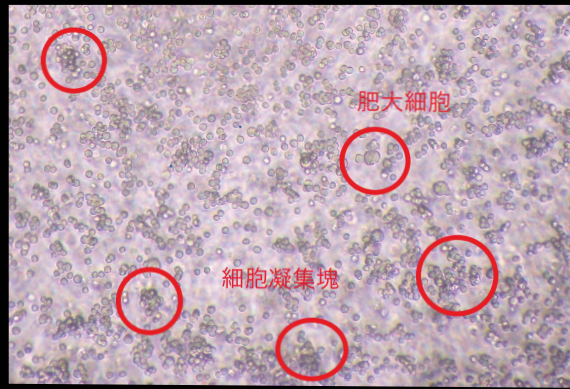


<フィルトレーション前>

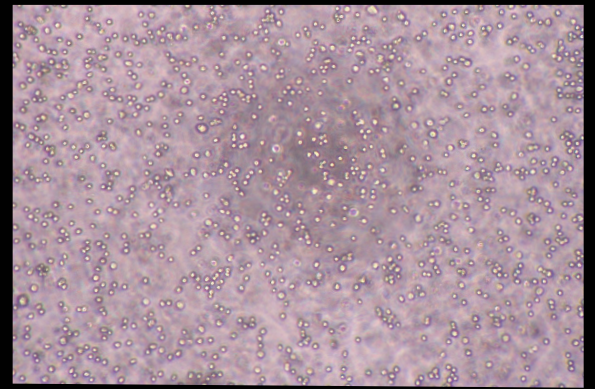

<フィルトレーション後>

## 使用方法

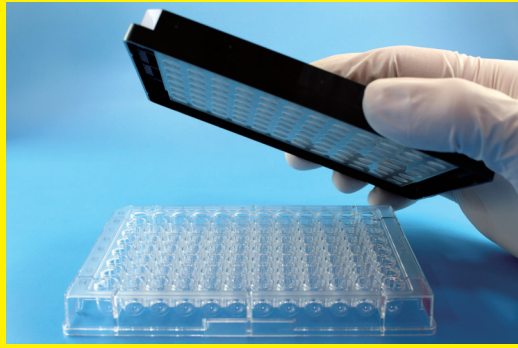


①

お手持ちのマイクロプレートに重ね合わせてください。



②

マルチピペットなどで、試料を各ウェルに分注してください。

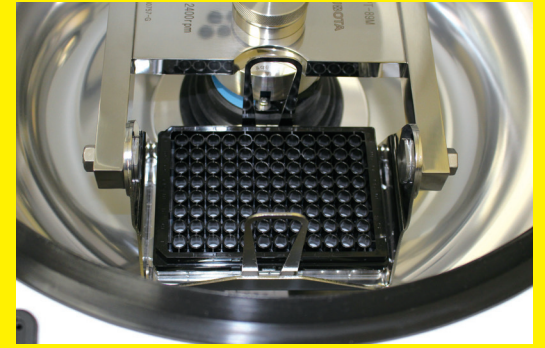

③

※推奨: 300g×30秒

遠心機を使用して、フィルトレーションを行ってください。

## シーエスクリエ 遠心メッシュプレート

商品コード	商品名	数量	通常価格	商品コード	商品名	数量	通常価格
R-CSC078-01	96well対応 30μm	1piece	6,800円	R-CSC0783-01	384well対応 30μm	1piece	12,000円
R-CSC078-02	96well対応 30μm	10pieces	58,000円	R-CSC0783-02	384well対応 30μm	5pieces	49,000円
R-CSC079-01	96well対応 70μm	1piece	6,800円	R-CSC0793-01	384well対応 70μm	1piece	12,000円
R-CSC079-02	96well対応 70μm	10pieces	58,000円	R-CSC0793-02	384well対応 70μm	5pieces	49,000円
R-CSC080-01	96well対応 100μm	1piece	6,800円	R-CSC0803-01	384well対応 100μm	1piece	12,000円
R-CSC080-02	96well対応 100μm	10pieces	58,000円	R-CSC0803-02	384well対応 100μm	5pieces	49,000円

開発販売元: シーエスクリエ株式会社 [メーカー略称: CSC]

〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1  
TEL.0774-29-9037 (担当: 八木)  
E-mail: yagi@cstec-jp.com  
https://www.cscie-jp.com

会社HPはこちら



サンプルのご依頼や  
特注対応など、お気軽に  
お問い合わせください。



販売店

**funakoshi**  
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE  
フナコシ株式会社

〒113-0033  
東京都文京区本郷 2丁目9番7号  
https://www.funakoshi.co.jp/  
E-mail: info@funakoshi.co.jp

※本紙に掲載されている価格は、2023年3月31日現在です。  
※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。  
※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。  
※表示価格には消費税等は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

機器・消耗品に関して:  
TEL.03-5684-1619 FAX.03-5684-5643  
E-mail: kiki@funakoshi.co.jp