


# CS CRIE 総合カタログ

Ver.2.0J

研究の強い味方！  
手に取ればわかる  
便利アイテムが勢ぞろい



# シーエスクリエの製品は、 日本国内の自社工場で 生産されています

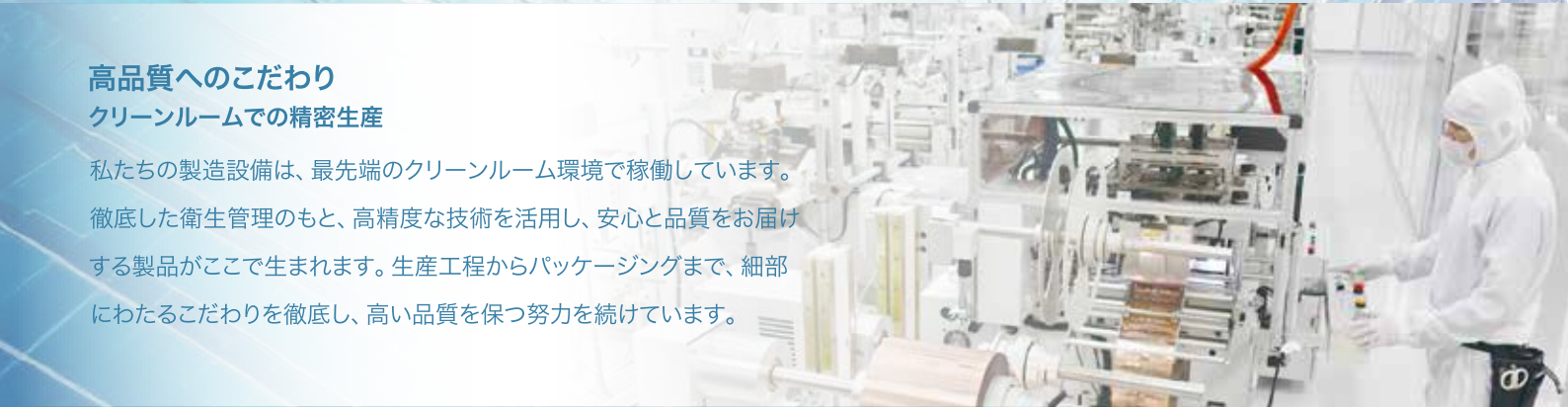

## 高品質へのこだわり クリーンルームでの精密生産

私たちの製造設備は、最先端のクリーンルーム環境で稼働しています。徹底した衛生管理のもと、高精度な技術を活用し、安心と品質をお届けする製品がここで生まれます。生産工程からパッケージングまで、細部にわたるこだわりを徹底し、高い品質を保つ努力を続けています。



## 徹底した品質管理が可能にする信頼性

厳格な品質管理システムのもとで、製品の開発から出荷までの全工程を監視・管理しています。最先端の検査設備と専門スタッフによる綿密な検査を通じて、最高水準の製品をお届けします。お客様に安心してご利用いただけるよう、細部にまでこだわり抜いた品質を実現しています。

# CONTENTS Ver.2.0J

## フィルトレーション

マイクロプレートメッシュシール(96 wellplate対応)	01
遠心フィルトレーションプレート	02
5ml チューブ対応メッシュシール	03
15ml チューブ対応メッシュシール	03
50ml チューブ対応薄型メッシュシール	03

## マイクロプレート・ピペット

底なしマイクロプレート(低付着)	04
低付着細胞ピペット・遠沈管	04
底なしマイクロプレート	05
Super Low Baseプレート	07
PC製ブラックカバー	07
エッジ効果低減プレート	08

## プレートシール

リアルタイムPCR用クリアシール	09
マイクロプレートシール(96 well切り取りタイプ)	09
マイクロプレートシール(ウェル天面のりなし)	10
マイクロプレートメモシール	10

## 液漏れ防止シール

免疫染色用シール	11
スライド観察用チャンバーシール	12
PDMS O リング	13


## シート・テープ・その他

PDMSスライド用8区画シート	14
極薄両面テープ	14
PDMSシート	15
超親水PDMSシート	15
マイクロ流路チップ	16
マウス創傷維持リング	17
マウス創傷維持リング用スペーサーシート	17
マウス創傷維持リング用ドレッシングシート	17

## 低温シール

ELSAシール(凍結保存時書き込み用)	18
ELSAシール(ラベルプリンター用)	19
ELSAシール用ラベルプリンター	19
ELSAシール用インクリボン	19
ELSAシール(シートタイプ)	19
ELSAシール(透明保護用)	20

# フローサイトメーターを使う方に。 96 wellプレート対応のメッシュシール。

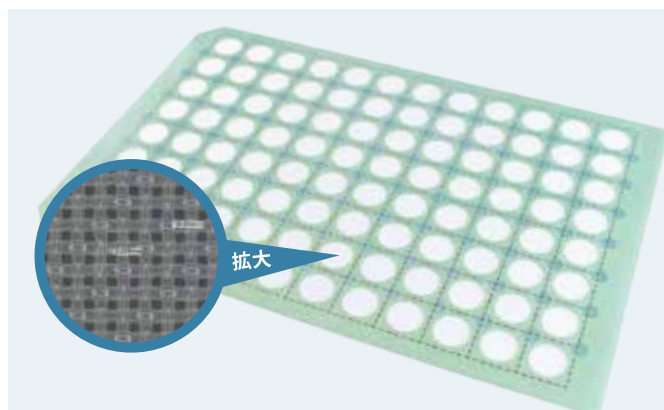


▲ サイズ30、70、100μmの高均質なメッシュポアを採用。



▲ シールの貼り付けが簡単で失敗しても再度貼り付けが可能。



▲ wellごとにミシン目が入っているので、必要な分だけハサミで切り取って使えて経済的。

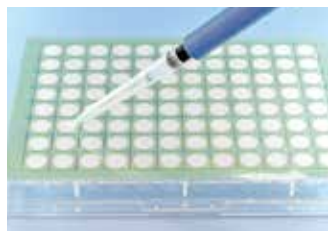

▲ 使用例:ピペットを少し斜めにして試料滴下。




▲ 1枚ずつ個包装されているので便利。ガンマ線滅菌済。

- ☑ 多検体を効率的に処理できる
- ☑ wellごとのコンタミを防止
- ☑ 実験単価(フィルターのコスト)を下げられる


面倒な細胞のフィルトレーションを簡単・便利に多検体処理できるマイクロプレートシール。「フィルトレーションが面倒」「作業が多く時間がかかる」「トータルコストが高い」といった、フローサイトメーターを使う現場の悩みを解決。1wellあたり約40円。

## 細胞フィルトレーション前後の比較

※HEK293細胞使用

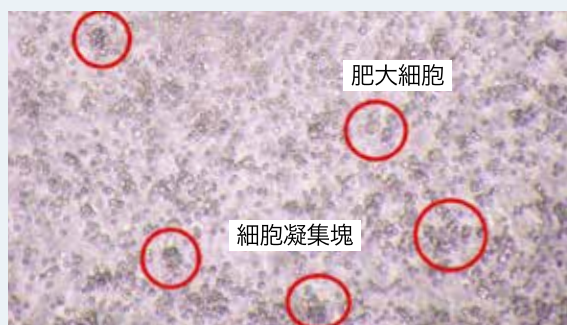

<フィルトレーション前>

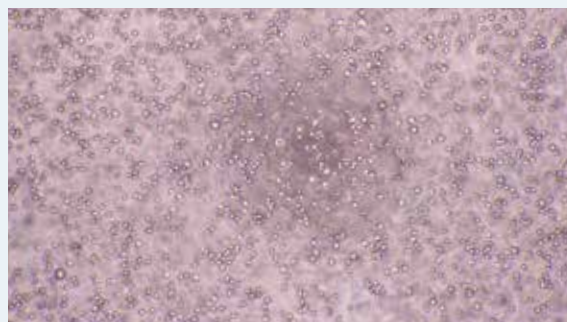

<フィルトレーション後>

## マイクロプレートメッシュシール(96 wellplate対応)

商品コード	メッシュサイズ	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
R-CSC001-01A	30 μm	縦80×横122×厚0.4	1 piece	4,000 円
R-CSC001-02			5 pieces	18,000 円
R-CSC018-01	70 μm		1 piece	4,000 円
R-CSC018-02			5 pieces	18,000 円
R-CSC019-01	100 μm		1 piece	4,000 円
R-CSC019-02			5 pieces	18,000 円


【素材】シート部:PET/メッシュ部:ポリエステル繊維 【粘着剤】シリコン系(圧着式) 【その他】個包装/ガンマ線滅菌済

# 面倒な細胞のフィルトレーションを 遠心機を用いて一括処理できる!!

- ✓ 高均質メッシュ
- ✓ シリコンシートでWell間のコンタミ防止
- ✓ 面倒な作業を自動化もできる
- ✓ ポアサイズのカスタマイズも可能

特長① マイクロプレートに重ねて、マルチピペットで分注が可能


特長② 自動化にも対応が可能

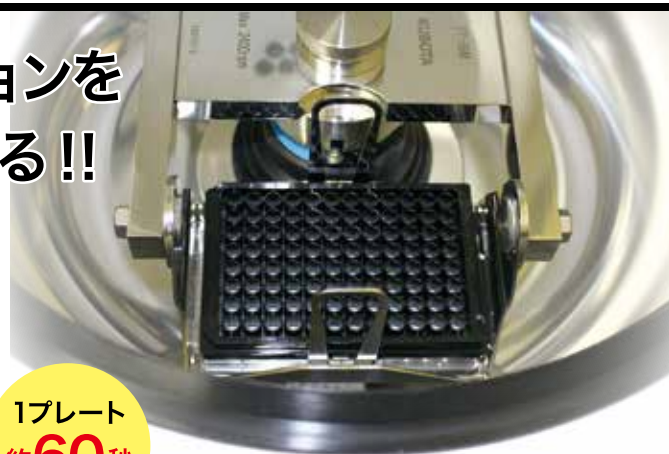


1プレート  
約60秒

※1

※1 / 96wellプレートでフィルトレーションした場合(条件によって変わります)

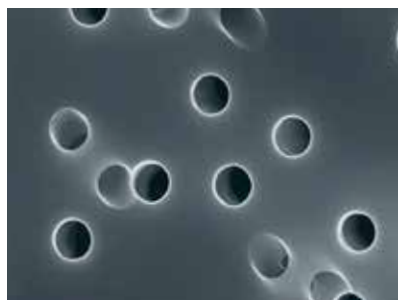

▲ ポアサイズ:0.45 $\mu$ m

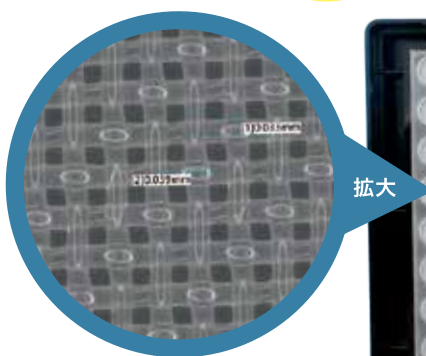

## 遠心フィルトレーションプレート(96 well・30 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC078-01	1 piece	6,800 円
R-CSC078-02	10 pieces	58,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(384 well・30 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC0783-01	1 piece	12,000 円
R-CSC0783-02	5 pieces	49,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(96 well・70 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC079-01	1 piece	6,800 円
R-CSC079-02	10 pieces	58,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(384 well・70 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC0793-01	1 piece	12,000 円
R-CSC0793-02	5 pieces	49,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(96 well・100 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC080-01	1 piece	6,800 円
R-CSC080-02	10 pieces	58,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(384 well・100 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC0803-01	1 piece	12,000 円
R-CSC0803-02	5 pieces	49,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(96 well・0.45 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC081-01	1 piece	8,800 円
R-CSC081-02	5 pieces	34,000 円

## 遠心フィルトレーションプレート(384 well・0.45 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC0813-01	1 piece	12,800 円
R-CSC0813-02	5 pieces	52,500 円

## 遠心フィルトレーションプレート(24 well・0.45 $\mu$ m)

商品コード	入数	販売価格(税抜)
R-CSC0812-01	1 piece	8,800 円
R-CSC0812-02	5 pieces	34,000 円

### ◆全種共通仕様

【素材】 プレート部:ポリスチレン/メッシュ部:ポリエステル

【粘着剤】 シリコン

【サイズ】 24well:127.5×85.5×14.3 96well・384well:27.8×85.5×14.4

※メッシュサイズが異なってもサイズは共通です

【その他】 ガンマ線滅菌済

# 遠沈管チューブに貼って使うセルストレーナー



- ✓ フローサイトメーターを使う方に!
- ✓ 5 mLチューブに貼るだけで、細胞のフィルトレーションができる
- ✓ 高均質なメッシュポア

遠心管チューブの開口部に貼って、細胞のフィルトレーションができるメッシュシールです。実験のコストを抑えたい方におすすめです。また薄い製品はかさばらず収納場所を取りません。

## 5 mLチューブ対応メッシュシール

商品コード	メッシュサイズ	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC022-012	30 μm	500 pieces	39,000 円	78円
R-CSC022-022		100 pieces	9,800 円	98円
R-CSC026-012	70 μm	500 pieces	39,000 円	78円
R-CSC026-022		100 pieces	9,800 円	98円
R-CSC027-012	100 μm	500 pieces	39,000 円	78円
R-CSC027-022		100 pieces	9,800 円	98円

## 15 mLチューブ対応メッシュシール


商品コード	メッシュサイズ	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC071-012	30 μm	50 pieces	7,000 円	140円
R-CSC072-012	70 μm			
R-CSC073-012	100 μm			

## 50 mLチューブ対応薄型メッシュシール

商品コード	メッシュサイズ	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC065-014	30 μm	50 pieces	7,500 円	150円
R-CSC066-014	70 μm			
R-CSC067-014	100 μm			
R-CSC068-014	300 μm			
R-CSC069-014	150 μm			

◆全種共通仕様 【素材】シート部:PP/メッシュ部:ポリエステル繊維 【その他】個包装/ガンマ線滅菌済

# 細胞やタンパクなどの生体物質が付着しにくい

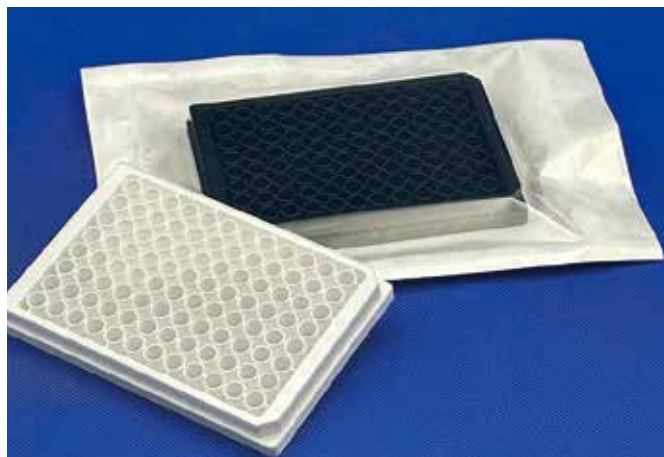

- ☑ 均一コーティングにより高い再現性
- ☑ 細胞やタンパクの低付着
- ☑ 細胞操作でのロス減少

壁面を低接着コーティングされたマイクロプレートは、細胞の接着を最小限に抑え、細胞培養や実験の効率を向上させます。



- ☑ 高い細胞付着防止コーティング
- ☑ 細胞のロスを減少

ピペットや遠沈管の壁面に超薄膜低接着コーティング材を塗布し、細胞操作でのロスを防ぎます。無血清(低血清)での細胞付着が気になる方や、高密度の細胞操作でのロスが気になる方におすすめです。

## 細胞低接着底なしマイクロプレート 96 well

商品コード	規格	色	販売価格(税抜)
CSCCC0961	底面テープなし	黒	30,000 円
CSCCC0962	底面アクリル系テープ付き	黒	35,000 円
CSCCC0963	底面シリコン系テープ付き	黒	35,000 円
CSCCC0961W	底面テープなし	白	30,000 円
CSCCC0962W	底面アクリル系テープ付き	白	35,000 円
CSCCC0963W	底面シリコン系テープ付き	白	35,000 円

【入数】 5 pieces

## 細胞低付着ピペット

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSCCC05PIT	5 mL	30 pieces	30,000 円

## 細胞低付着遠沈管

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSCCC50TUB	50 mL	30 pieces	30,000 円




## タンパク低吸着底なしマイクロプレート 96 well

商品コード	規格	色	販売価格(税抜)
CSCAP0961	底面テープなし	黒	30,000 円
CSCAP0962	底面アクリル系テープ付き	黒	35,000 円
CSCAP0963	底面シリコン系テープ付き	黒	35,000 円
CSCAP0961W	底面テープなし	白	30,000 円
CSCAP0962W	底面アクリル系テープ付き	白	35,000 円
CSCAP0963W	底面シリコン系テープ付き	白	35,000 円

【入数】 5 pieces

◆全種共通仕様 【素材】 PS

※既製品以外にカスタム品や受託での対応も可能です。

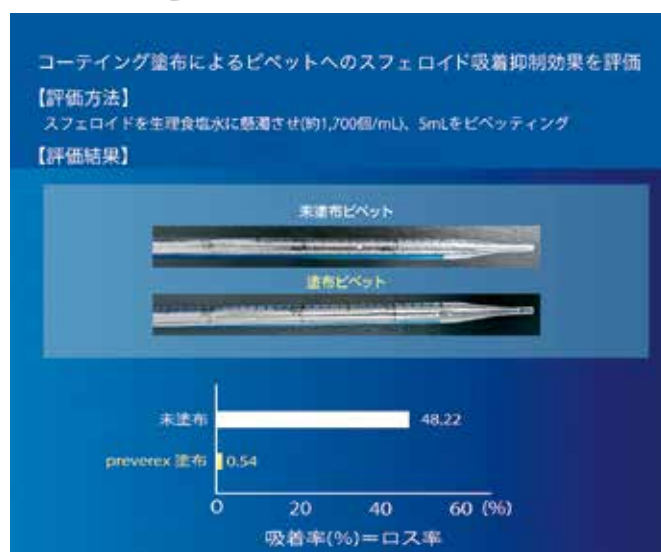


- ☑ 高性能生体物質付着防止コーティング剤

日産化学(株)の生体物質付着防止コーティング剤を使用。

高い生体物質付着防止効果と均一な薄膜コーティングを実現。

# 自由に底面の素材を貼り合わせできる 底なしマイクロプレート

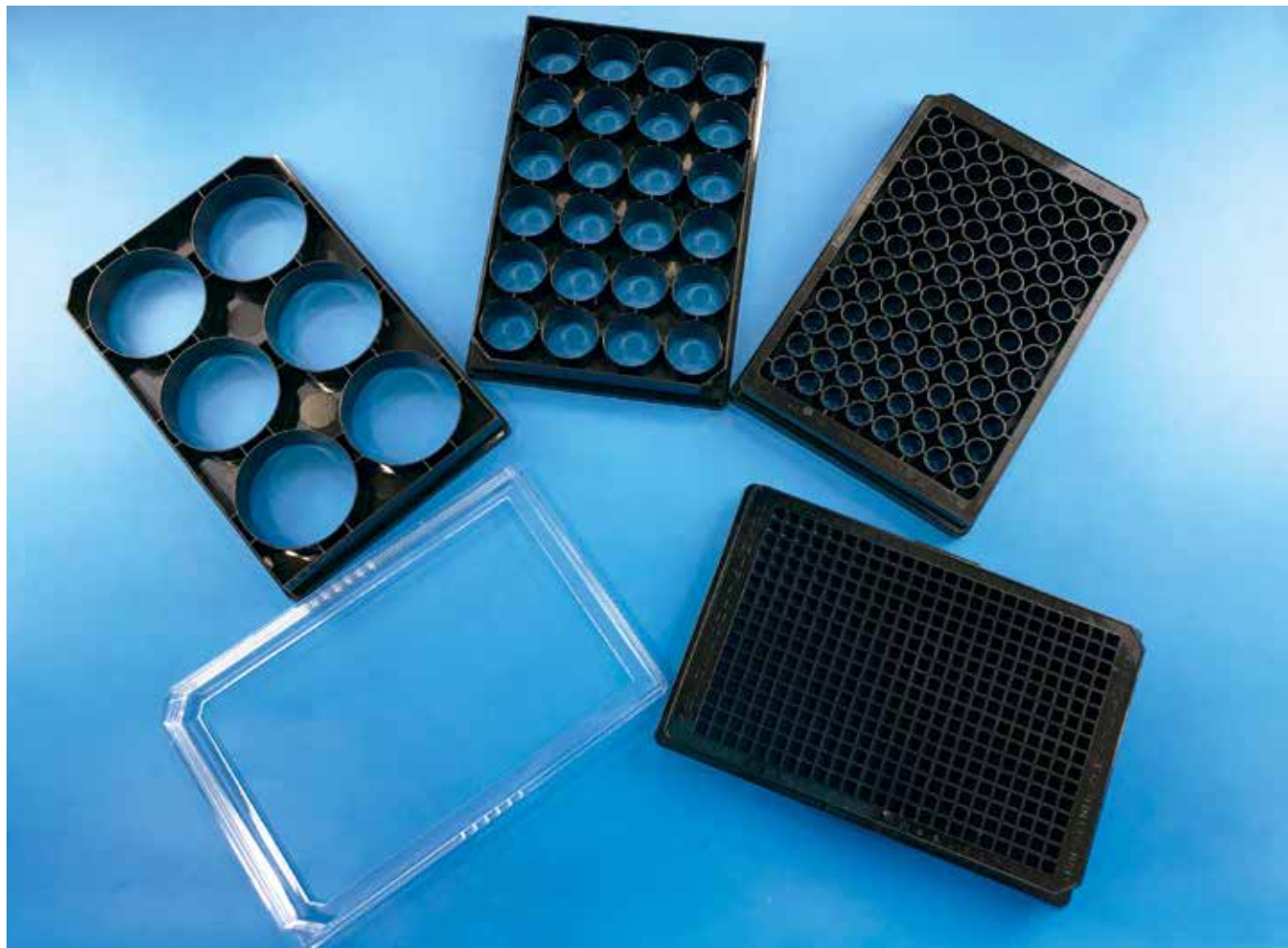

▲ 白プレート (96well)



▲ 1wellプレート



▲ 白プレート (384well)



▲ 6wellマイクロプレート (PDMS貼付) の貼り合わせ例

※PDMSシートの貼り付けは、シリコン系粘着テープをご利用ください。


※貼り合わせ後、遠心分離機をご使用の場合、液漏れする可能性があります。

※貼り合わせ素材はお客様でご準備ください。

※納品前のフィルム貼り合わせをご希望の方は別途ご相談ください。

- ✓ オリジナルなマイクロプレートを作製したい方に
- ✓ 1536 well 底なしプレート新登場!

PDMSシートやCOPフィルム、ガラスなど、独自の素材を底面に貼り合わせて実験を行うことができます。

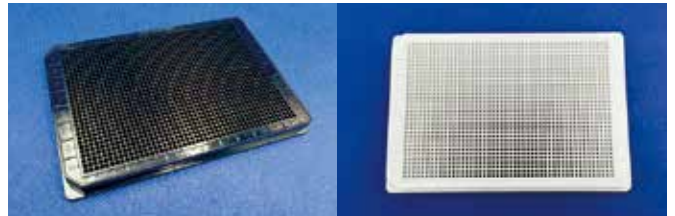

## 底なしマイクロプレート 貼り合わせテープなし

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSCSM0011	1 well	縦127.5×横77.9×厚14.3	透明	5 pieces	10,000 円
CSCSM0061	6 well	縦127.5×横85×厚14.5	黒		
CSCSM0241	24 well	縦127.5×横85.5×厚14.3			
CSCSM0961	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4			
CSCSM0961W	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM3841	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	黒		
CSCSM3841W	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM15361	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	黒		15,000 円
CSCSM15361W	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	白		

【素材】ポリスチレン

## 底なしマイクロプレート 貼り合わせテープ(アクリル系)あり

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSCSM0012	1 well	縦127.5×横77.9×厚14.3	透明	5 pieces	15,000 円
CSCSM0062	6 well	縦127.5×横85×厚14.5	黒		
CSCSM0242	24 well	縦127.5×横85.5×厚14.3			
CSCSM0962	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4			
CSCSM0962W	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM3842	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	黒		
CSCSM3842W	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM15362	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	黒		20,000 円
CSCSM15362W	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	白		



【素材】ポリスチレン/テープ:アクリル系粘着剤

## 底なしマイクロプレート 貼り合わせテープ(シリコン系)あり

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSCSM0013	1 well	縦127.5×横77.9×厚14.3	透明	5 pieces	15,000 円
CSCSM0063	6 well	縦127.5×横85×厚14.5	黒		
CSCSM0243	24 well	縦127.5×横85.5×厚14.3			
CSCSM0963	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4			
CSCSM0963W	96 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM3843	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	黒		
CSCSM3843W	384 well	縦127.8×横85.5×厚14.4	白		
CSCSM15363	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	黒		20,000 円
CSCSM15363W	1536 well	縦127.8×横85.5×厚10.4	白		

【素材】ポリスチレン/テープ:シリコン系粘着剤

## 共焦点顕微鏡での観察時に最適なマイクロプレート

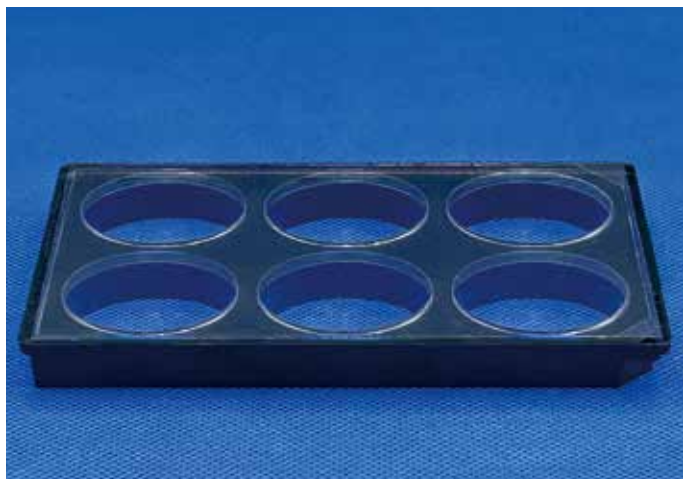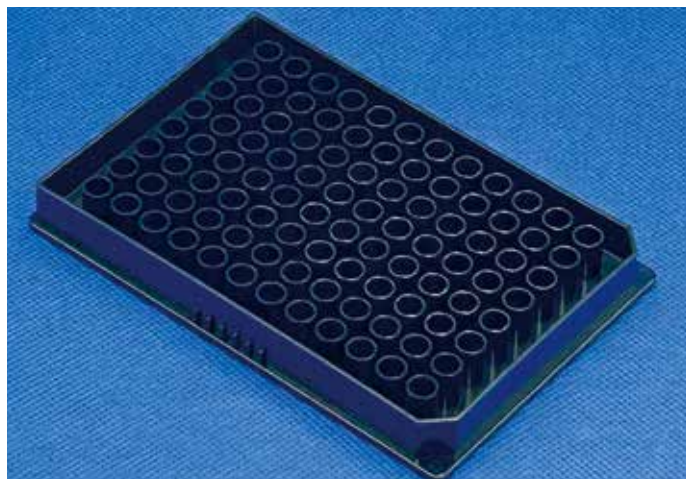

### ✔ 極限まで底面を下げたプレートで 鮮明な画像で観察可能


スカート部とのギャップを極限まで0フラットに近づけた仕様。  
プレートのウェル底面部とスカート部のギャップが100 $\mu$ m以内で、  
共焦点顕微鏡での観察時により鮮明な画像で観察が可能です。  
底面ガラスの厚みは0.17mm、プレートの厚みは装置に適合した  
厚み15mm以下、フタを含めた厚みは22mm以下です。

### Super Low Baseプレート

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCLB0061	6 well・底面ガラス	縦127.8×横85.5×厚13.4	1 piece	15,000 円
CSCLB0961	96 well・底面ガラス	縦127.8×横85.5×厚13.4	1 piece	15,000 円

【素材】プレート部:PS/底面:ホウケイ酸ガラス(0.17mm)

## 蛍光アッセイや光の影響を受けるアッセイに

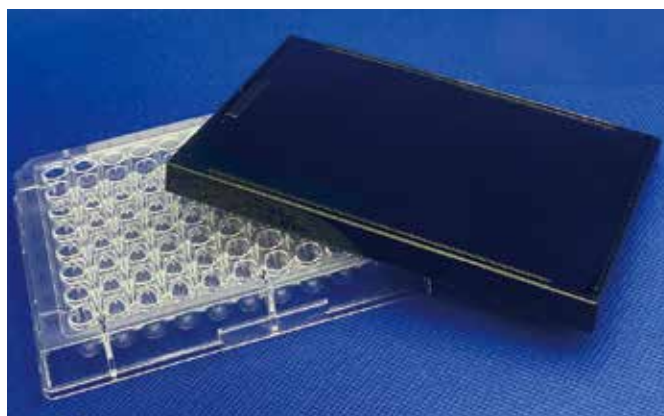

### ✔ 光の影響を受ける細胞などの実験に ✔ 各社のプレートに対応



PC製ブラックカバーは光の影響を受ける敏感なセルベースアッセイやインキュベーションにご利用いただけます。コンタミネーションや蒸発からサンプルを保護します。

### PC製ブラックカバー

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
CSCSF0205-2	外寸:85×127×8.3(内寸:82.4×124.4×7.2)	1 piece	1,000 円	1,000 円
CSCSF0205	外寸:85×127×8.3(内寸:82.4×124.4×7.2)	5 pieces	3,600 円	720 円

【素材】PC 【耐熱温度】-110 $^{\circ}$ C~+120 $^{\circ}$ C


# エッジ効果が気になる方に! ウェル内の水分量の蒸発を低減

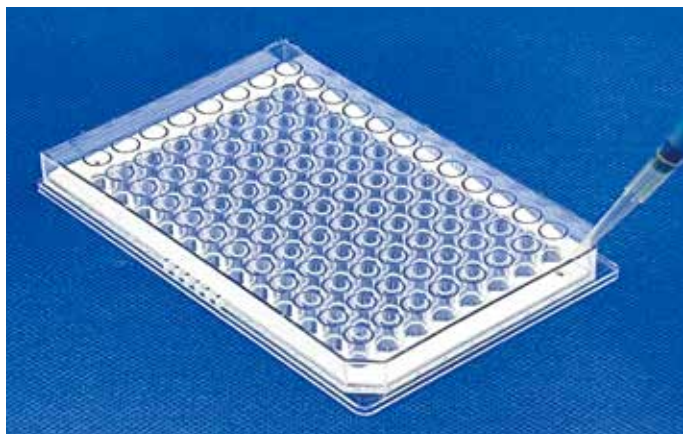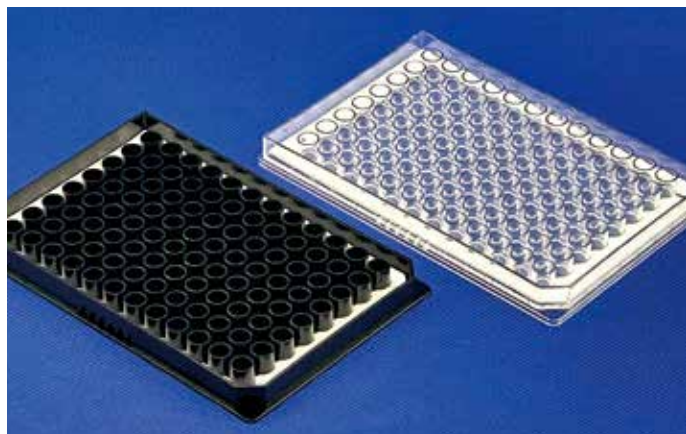

## ✓ 独自開発の分割吸水シートで 安定したエッジ効果低減


1.8mL(1シート900μl)の吸水シート(吸水ガイド穴付き)で、エッジ効果による外周ウェルへの影響を低減。研究用途に応じて独自の素材を底面に貼り合わせができる底なしタイプと平底タイプの設定で研究によって使い分けができます。

	エッジ領域の蒸発率±SD(%)	中央の蒸発率±SD(%)
一般の96wellプレート	17.08±2.52	6.44±0.89
エッジ効果低減プレート	3.67±1.12	0.13±0.34

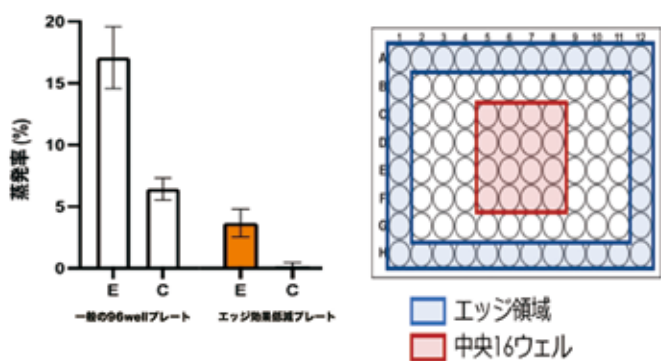


## プレートリーダー600nmの吸光度測定

ウェル内に、0.01% Crystal Violet水溶液を100μLずつ添加/1.8mL吸水シート付きエッジ効果低減プレートには、添加周辺モート部のガイド穴に各900μL(合計1.8mL)の滅菌蒸留水を添加した。4日間CO<sub>2</sub>インキュベーターでインキュベート。

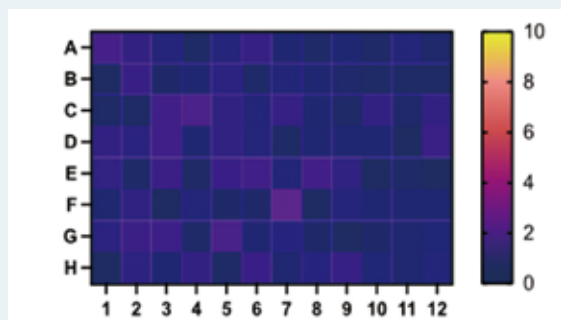

96wellエッジ効果低減プレート

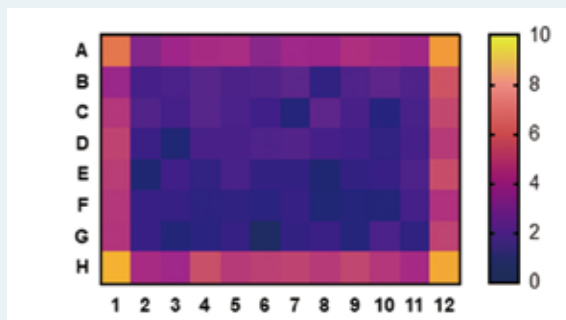

一般の96wellプレート

## 96 wellエッジ効果低減プレート(透明)

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCED0964	透明・平底タイプ	縦127.8×横85.5×厚13.4	5 pieces	10,000 円

## 96 wellエッジ効果低減プレート(底なし)

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCED0961	貼り合わせテープなし	縦127.8×横85.5×厚13.4	5 pieces	15,000 円
CSCED0962	貼り合わせテープ (アクリル系)	縦127.8×横85.5×厚13.4	5 pieces	20,000 円
CSCED0963	貼り合わせテープ (シリコン系)	縦127.8×横85.5×厚13.4	5 pieces	20,000 円

◆全種共通仕様 【素材】プレート:PS/吸水シート:PET、ポリウレタン

# 安くて高品質のリアルタイムPCR用シール



- ✓ ディisposableの費用を削減
- ✓ 確かな品質・安心安全の国内製造
- ✓ 剥がしやすく貼りやすい
- ✓ 独自開発のシリコン圧着剤を使用

自家蛍光が低くPCR、リアルタイムPCR用にご利用いただけるPCRプレート用のシーリングフィルムです。圧着式のクリアシールで、ガンマ線による滅菌済み。耐熱温度は、-80℃～+110℃。国内の「ISOクラス1のスーパークリーンルーム」にて製造しています。

## リアルタイムPCR用クリアシール


商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC004-01	384 well	縦78×横138(タブなし 縦78×横119)	100 pieces	13,500 円	135円
R-CSC004-02	96 well		500 pieces	60,750 円	122円

【素材】PET(圧着式粘着剤) 【耐熱温度】-80℃～+110℃

# 1列ごとに切り取って使えるマイクロプレートシール

## 96 wellマイクロプレート用

- ✓ PCR用8連チューブにも使える!
- 1列(8well)ごとにマシン目で切り取って、試料の注入、注入後シールの再貼付ができます。1列(8well)ごとに実験を行うときにも便利です。

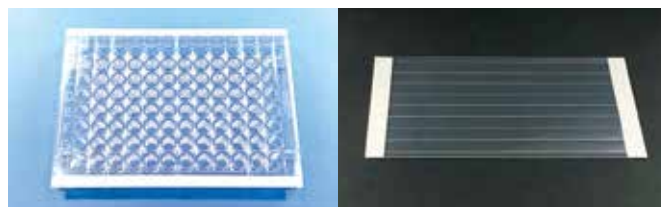

▲ 1列(8well)切り取りタイプ


▲ 1行(12well)切り取り横タイプ

## マイクロプレートシール(96 well切り取りタイプ)


商品コード	1列切り取り	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC024-01	8 well	縦タイプ:縦90×横123	100 pieces	14,300 円	143円
R-CSC024-02			500 pieces	64,350 円	128.7円
R-CSC046-01	12 well	横タイプ:縦80×横145	100 pieces	14,300 円	143円
R-CSC046-02			500 pieces	64,350 円	128.7円

【素材】PET(圧着式粘着剤) 【耐熱温度】圧着式:-80℃～+110℃

# ウェル部分に粘着剤がないマイクロプレートシール

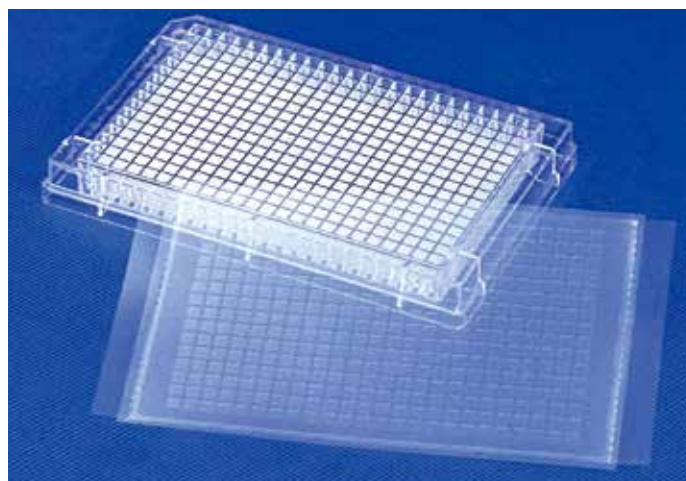

▲ 384well用

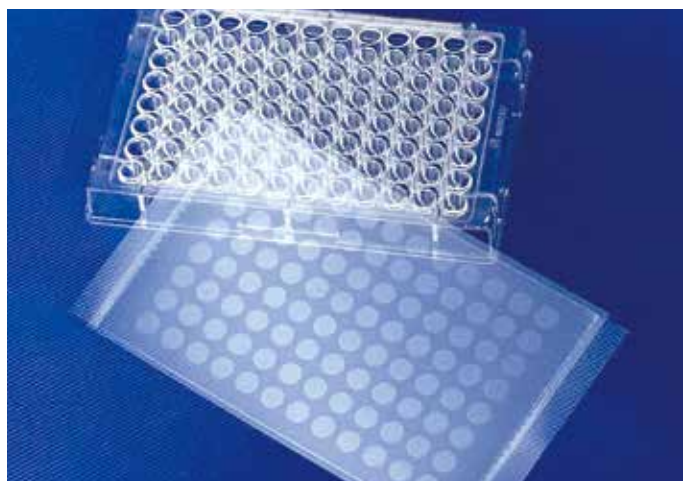

▲ 96well用

## ☑ ウェル天面の粘着剤が気になる方に

通常のマイクロプレートシールでは、ウェル天面の粘着剤が気になる方に。両端にタブが付いていて貼りやすい。

強く圧着すればしっかり貼り付き、軽く圧着すれば剥がしやすい  
圧着式粘着剤を使用。


## マイクロプレートシール(ウェル天面のりなし)

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
R-CSC076-01	384 well	縦81×横144(タブなし 縦81×横124 ウェル糊なし部: 96well φ6.8, 384well 3.2×3.2 R=0.4)	20 pieces	9,800 円
R-CSC077-01	96 well			

【素材】PET(圧着式粘着剤) 【耐熱温度】-20℃~+110℃

※シールの貼りずれや、プレートの規格によって、ウェル天面に若干糊面がくることがあります。

# ウェルごとの管理をしたい方に

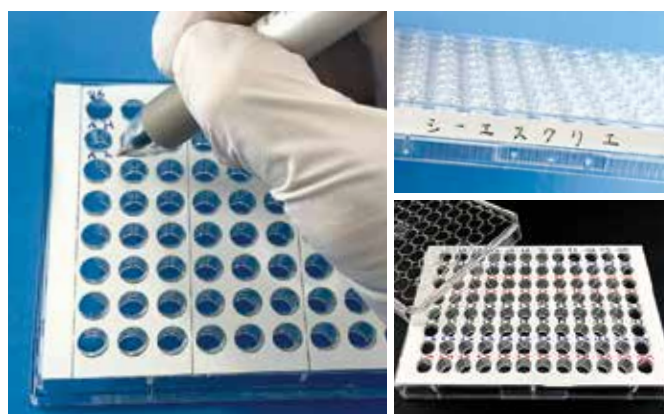

- ☑ 実験したウェル(箇所)をマーキング
- ☑ ウェルごとの試料を簡単に見分けられる
- ☑ プレートごとにメモを書き込みたい方に


文字が書き込める画期的なマイクロプレートメモシール(実用新案申請済)。マイクロプレートのウェルごとの管理に便利です。3列ごとに切り取って使うこともできます。書き込みやすい圧着式と、コストを抑えた粘着式があります。96wellプレート対応。

## マイクロプレートメモシール

商品コード	規格	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC007-01	圧着式	縦86×横122(セパレータなし 縦80×横120)	50 pieces	7,500 円	150円
R-CSC007-02			250 pieces	33,750 円	135円
R-CSC011-01	粘着式		50 pieces	3,500 円	70円
R-CSC011-02			250 pieces	15,750 円	63円

【素材】圧着式:PET/粘着式:合成紙 【耐熱温度】圧着式:-80℃~+110℃/粘着式:-20℃~+90℃


# 貼りやすいスライドガラス用シール

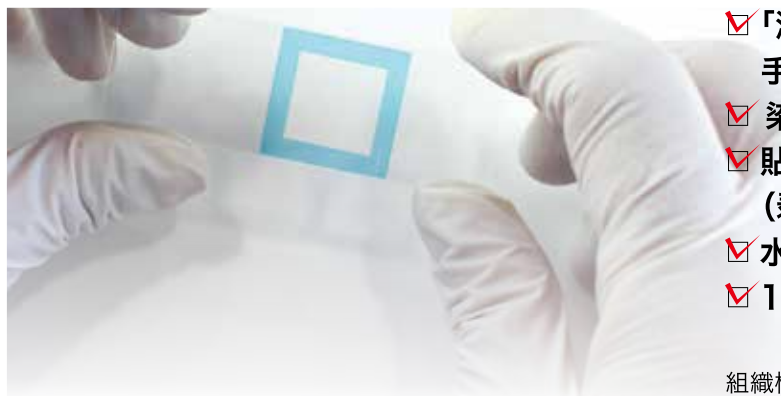


貼る際に空気が入った場合は、押し抜いてください。

- ✔ 「液体ペンタイプ」と異なり、塗る技術や乾燥の手間、液切れの心配なし
- ✔ 染色作業などで手間・時間・コストを削減
- ✔ 貼り直しや、シールをきれいに剥がせる（剥がしやすいタブ付き）
- ✔ 水分をふき取らずに抗体液を入れられて便利
- ✔ 120℃の高温でも粘着性を保持

組織標本（スライド上の組織切片など）を囲む撥水性のシールです。染色作業などで試薬やバッファーの混入や流出を防げます。

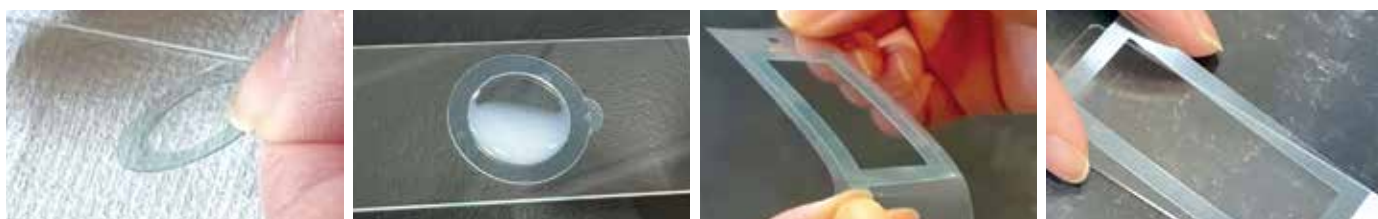

## 選べる6種類

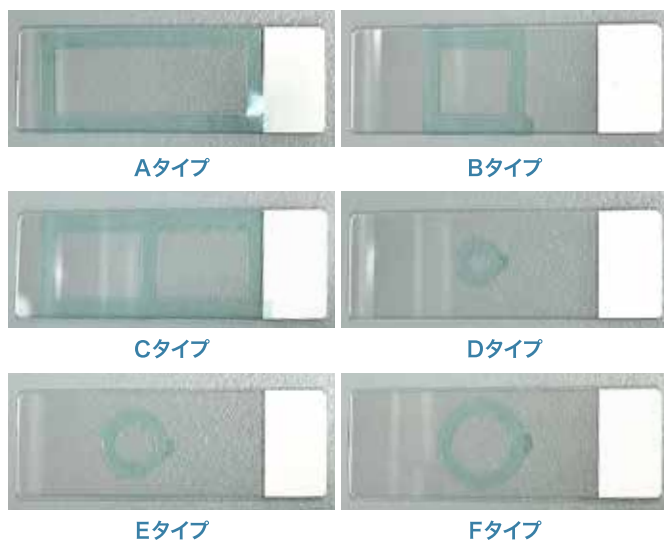

サイズの特注対応可能です。詳細はお問い合わせください。

## <免疫染色用シール耐性評価>

評価項目	条件	耐性
0.1% TritonX-100		○
メタノール	-20℃ 20分静置	○
アセトン	-20℃ 20分静置	○
4% PFA（パラホルムアルデヒド）	室温 20分静置	○
1% SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）	室温 20分静置	○
50% DMSO（ジメチルスルホキシド）	室温 20分静置	○
50% DMF（ジメチルホルムアミド）	室温 1時間静置	○
レモゾール（キシレン代替品）	室温 5分静置×3回	○
100% エタノール	室温 5分静置×3回	○
70% エタノール	室温 5分静置×3回	○
ウォーターバスでの抗原賦活化	100℃ 1時間	○
オートクレーブでの抗原賦活化	121℃ 20分	○

## 免疫染色用シール

商品コード	タイプ	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC091-01	A	外寸:縦25×横55(内寸:横17×縦47)×高0.155	60 pieces	6,800 円	約113.4円
R-CSC092-01	B	外寸:縦25×横25(内寸:縦17×横17)×高0.155	90 pieces		約75.6円
R-CSC093-01	C	外寸:縦25×横55(内寸:横21.5×縦17)×高0.155	60 pieces		約113.4円
R-CSC094-01	D	外径:Φ11(内径:Φ5)×高0.155	90 pieces		約75.6円
R-CSC095-01	E	外径:Φ16(内径:Φ10)×高0.155	90 pieces		約75.6円
R-CSC096-01	F	外径:Φ21(内径:Φ15)×高0.155	90 pieces		約75.6円


【材質】PET(微粘着)

# 微生物や細胞、エマルションの観察に 封入剤を密封できる液漏れ防止シール



- ☑ 観察するサンプルにより厚み(高さ)を選べる
- ☑ 貼り付けるだけで使用できるので、  
実験の効率が上がる

溶出の少ない強粘着の透明な糊を使用した製品です。パラフィンやマニキュアなどをカバーガラスの淵に塗らずにカバーガラスを固定できる為、実験の効率が上がります。製品の厚みは観察するサンプルや封入剤に合わせて選択ができるので、様々なサンプルの観察に使用できます。

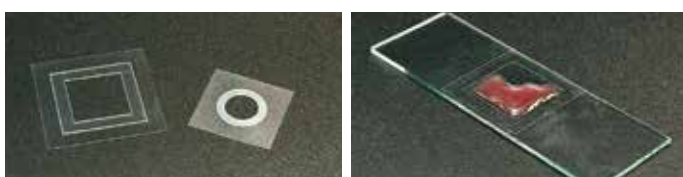

## スライド観察用チャンバーシール 内径Φ10mm×外径Φ15mm

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
R-CSC177-011	高:50μm (容積:3.92μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC177-012	高:50μm (容積:3.92μL)	100 pieces	8,000 円
R-CSC177-101	高:100μm (容積:7.85μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC177-102	高:100μm (容積:7.85μL)	100 pieces	8,000 円
R-CSC177-151	高:150μm (容積:11.78μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC177-152	高:150μm (容積:11.78μL)	100 pieces	8,000 円

## スライド観察用チャンバーシール 内径17×17mm 外径25×25mm


商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
R-CSC178-011	高:50μm (容積:14.45μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC178-012	高:50μm (容積:14.45μL)	100 pieces	8,000 円
R--CSC178-101	高:100μm (容積:28.9μL)	20 pieces	3,000 円
R--CSC178-102	高:100μm (容積:28.9μL)	100 pieces	8,000 円
R--CSC178-151	高:150μm (容積:43.35μL)	20 pieces	3,000 円
R--CSC178-152	高:150μm (容積:43.35μL)	100 pieces	8,000 円

## スライド観察用チャンバーシール 内径Φ15mm×外径Φ22mm

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
R-CSC179-011	高:50μm (容積:8.84μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC179-012	高:50μm (容積:8.84μL)	100 pieces	8,000 円
R-CSC179-101	高:100μm (容積:17.67μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC179-102	高:100μm (容積:17.67μL)	100 pieces	8,000 円
R-CSC179-151	高:150μm (容積:26.5μL)	20 pieces	3,000 円
R-CSC179-152	高:150μm (容積:26.5μL)	100 pieces	8,000 円

◆全種共通仕様 【素材】PET、アクリル系粘着剤 ※封入剤の種類によっては素材が溶出する場合がございます。評価してご使用ください。

# 簡単に貼れる、剥がせる、くり返し使える

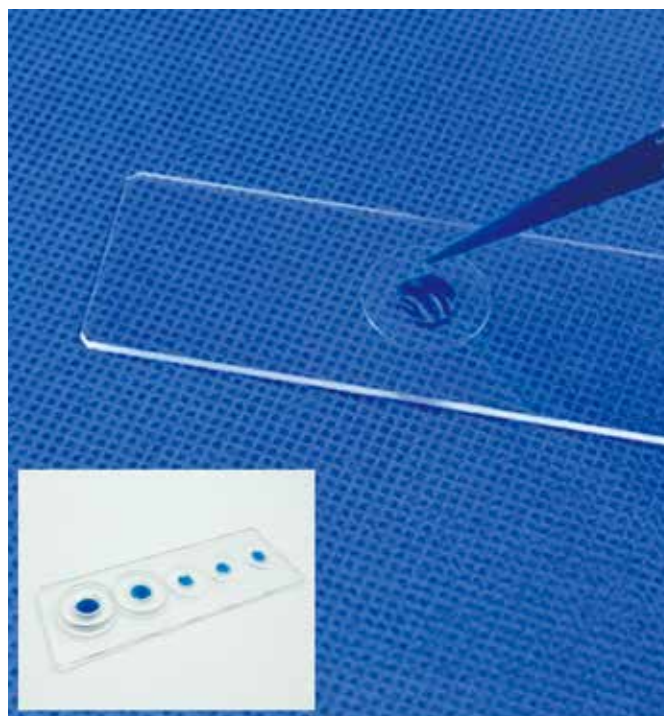

特注サイズ対応可能

- ☑ オートクレーブが使える
- ☑ 耐薬品性、耐熱性の素材

透明のシリコンのリングで、自己吸着でスライドガラスやディッシュに貼って、様々な実験でご使用いただけます。自家蛍光が少ないので蛍光観察も可能。細胞培養や組織染色にもご使用いただけます。

## PDMS オリング 厚み1 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-1258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	3,500 円
CSC-PO-1512	外径φ12(内径φ5)		3,800 円
CSC-PO-1715	外径φ15(内径φ7)		4,000 円
CSC-PO-11020	外径φ20(内径φ10)		4,500 円
CSC-PO-11525	外径φ25(内径φ15)		6,000 円
CSC-PO-12034	外径φ34(内径φ20)		8,000 円

## PDMS オリング 厚み2 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-2258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	4,000 円
CSC-PO-2512	外径φ12(内径φ5)		4,200 円
CSC-PO-2715	外径φ15(内径φ7)		4,500 円
CSC-PO-21020	外径φ20(内径φ10)		5,000 円
CSC-PO-21525	外径φ25(内径φ15)		6,800 円
CSC-PO-22034	外径φ34(内径φ20)		8,800 円

## PDMS オリング 厚み0.1 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-01258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	3,500 円
CSC-PO-01512	外径φ12(内径φ5)		3,800 円
CSC-PO-01715	外径φ15(内径φ7)		4,000 円
CSC-PO-011020	外径φ20(内径φ10)		4,500 円
CSC-PO-011525	外径φ25(内径φ15)		6,000 円

## PDMS オリング 厚み3 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-3258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	4,200 円
CSC-PO-3512	外径φ12(内径φ5)		4,500 円
CSC-PO-3715	外径φ15(内径φ7)		5,000 円
CSC-PO-31020	外径φ20(内径φ10)		5,500 円
CSC-PO-31525	外径φ25(内径φ15)		7,200 円
CSC-PO-32034	外径φ34(内径φ20)		9,000 円

## PDMS オリング 厚み0.2 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-02258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	3,500 円
CSC-PO-02512	外径φ12(内径φ5)		3,800 円
CSC-PO-02715	外径φ15(内径φ7)		4,000 円
CSC-PO-021020	外径φ20(内径φ10)		4,500 円
CSC-PO-021525	外径φ25(内径φ15)		6,000 円

## PDMS オリング 厚み0.5 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-05258	外径φ8(内径φ2.5)	10 pieces	3,500 円
CSC-PO-05512	外径φ12(内径φ5)		3,800 円
CSC-PO-05715	外径φ15(内径φ7)		4,000 円
CSC-PO-051020	外径φ20(内径φ10)		4,500 円
CSC-PO-051525	外径φ25(内径φ15)		6,000 円

## PDMS オリング 厚み5 mm


商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-PO-5512	外径φ12(内径φ5)	10 pieces	4,500 円
CSC-PO-5715	外径φ15(内径φ7)		5,000 円
CSC-PO-51020	外径φ20(内径φ10)		5,500 円
CSC-PO-51525	外径φ25(内径φ15)		7,500 円
CSC-PO-52034	外径φ34(内径φ20)		9,500 円

【素材】ポリジメチルシロキサン 【その他】ガンマ線滅菌済

# スライドガラスでサンプル同時に観察できる区画シート

- ✓ 簡単に貼れて、剥がせる素材
- ✓ オートクレーブ対応、くり返し使える

スライドガラスに貼って、組織染色や様々な実験に使えます。観察時に光の影響を受けにくい黒色と使い分けも可能です。

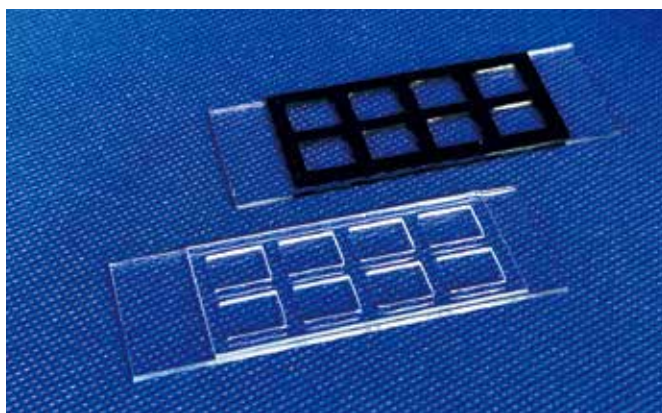


## PDMSスライド用8区画シート

商品コード	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSC-PDI-108	25×55 (well部:8×10)	透明	5 pieces	8,800 円
CSC-PDI-108BK	25×55 (well部:8×10)	黒	5 pieces	8,800 円

【素材】ポリジメチルシロキサン(PDMS) 【その他】ガンマ線滅菌済

# 無色透明の使い勝手が良いA4サイズ両面テープ

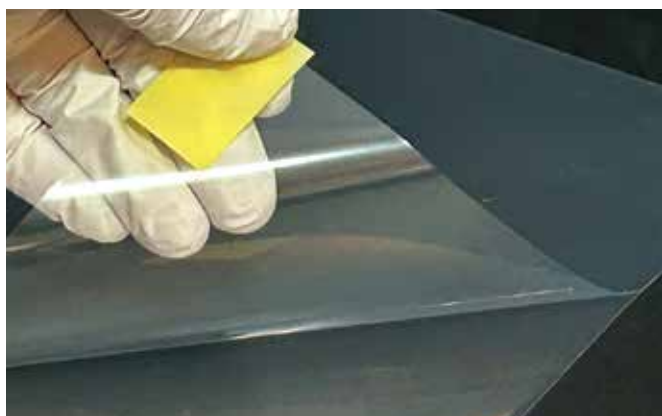

- ✓ 接着性、耐反発性に優れた  
アクリル系粘着剤を使用
- ✓ ガラス、プラ、金属に対して強力な粘着力
- ✓ 用途に応じて厚みを選べる


10μm～100μmまでの幅広い厚みバリエーションを取り揃えた両面テープです。芯材にPETを用いており、取り扱いや加工性に優れています。無色透明なテープはマイクロ流路の作製やフィルムの貼り合わせに使えます。剥離フィルムは剥がしやすいタブ付きでハサミやカッターなどでお好きなデザインにカットしてご利用いただけます。

## 極薄両面テープ(アクリル系)

商品コード	厚み	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
CSCRTA010	10 μm	210×297	1 piece	2,000 円	2,000円
CSCRTA01010	10 μm	210×297	10 pieces	15,000 円	1,500円
CSCRTA030	30 μm	210×297	1 piece	2,000 円	2,000円
CSCRTA03010	30 μm	210×297	10 pieces	15,000 円	1,500円
CSCRTA050	50 μm	210×297	1 piece	2,000 円	2,000円
CSCRTA05010	50 μm	210×297	10 pieces	15,000 円	1,500円
CSCRTA100	100 μm	210×297	1 piece	2,000 円	2,000円
CSCRTA10010	100 μm	210×297	10 pieces	15,000 円	1,500円

【素材】PET、アクリル系粘着剤

# 透明性が高く、酸素透過性を有すPDMSシート

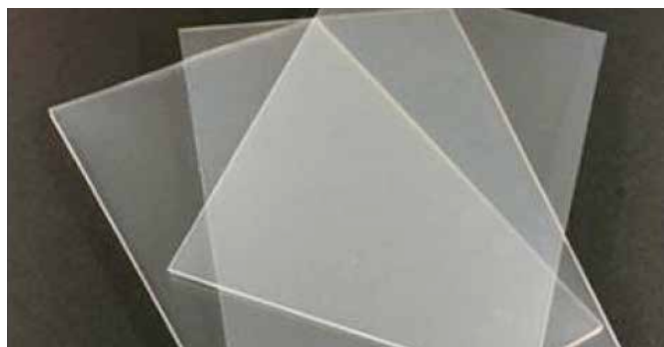

- ✓ 自家蛍光が低く、透明性の高い、極薄PDMSシート

生菌・細胞・DNAなどの分析や培養などの分野で、注目されている超薄膜・高精度な透明シリコンシート。

## PDMSシート(極薄シリーズ)UT60 厚み100 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD1001-UT	縦150×横100	1 piece	8,000 円
CSCPD10015-UT	縦150×横100	5 pieces	28,000 円
CSCPD1003-UT	縦300×横300	1 piece	35,000 円

## PDMSシート 厚み1 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD10001	縦120×横80	1 piece	10,000 円

## PDMSシート 厚み2 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD20001	縦120×横80	1 piece	11,000 円

## PDMSシート 厚み3 mm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD30001	縦120×横80	1 piece	12,000 円

◆全種共通仕様 【素材】ポリジメチルシロキサン(PDMS)


## PDMSシート(極薄シリーズ)UT60 厚み150 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD1501-UT	縦150×横100	1 piece	8,000 円
CSCPD15015-UT	縦150×横100	5 pieces	28,000 円
CSCPD1003-UT	縦300×横300	1 piece	35,000 円

## PDMSシート(極薄シリーズ)UT60 厚み200 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPD2001-UT	縦150×横100	1 piece	8,000 円
CSCPD20015-UT	縦150×横100	5 pieces	28,000 円
CSCPD2003-UT	縦300×横300	1 piece	35,000 円

# 素材そのものが親水処理されたPDMSシート

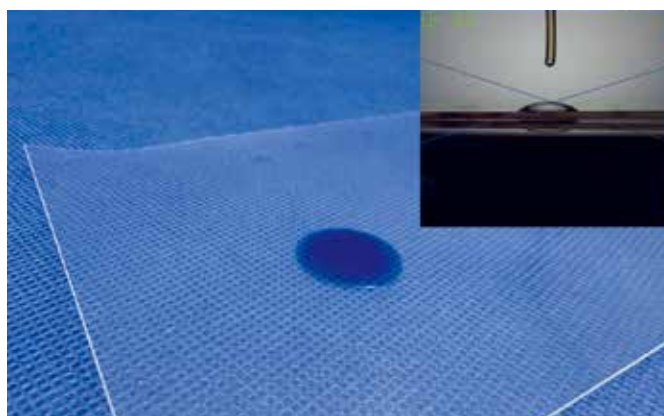

- ✓ 通常の疎水性のPDMSシートとは違い、特殊技術による親水性のPDMSシート

マイクロ流体デバイスなど、幅広い用途が期待できます。

## 超親水PDMSシート(極薄シリーズ)UTS 厚み150 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPT1502	縦150×横100	1 piece	10,000 円
CSCPT15025	縦150×横100	5 pieces	36,000 円

## 超親水PDMSシート(極薄シリーズ)UTS 厚み100 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPT1002	縦150×横100	1 piece	10,000 円
CSCPT10025	縦150×横100	5 pieces	36,000 円


◆全種共通仕様 【素材】ポリジメチルシロキサン(PDMS)

## 超親水PDMSシート(極薄シリーズ)UTS 厚み200 μm

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSCPT2002	縦150×横100	1 piece	10,000 円
CSCPT20025	縦150×横100	5 pieces	36,000 円


# 様々な実験に使えるマイクロ流路チップ

## 1個からオリジナルの作成も可能

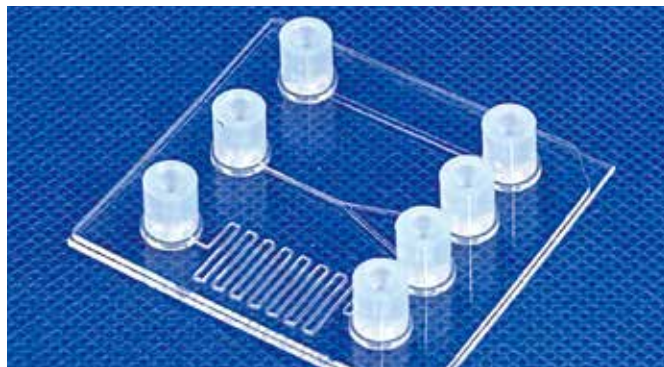

- ✓ 耐薬、耐熱性に優れたPDMS製
- ✓ 実験に応じて3パターンの流路形状を試せる
- ✓ 流路部の高さはカスタム変更可能

研究に応じて流路の形状を3パターンから試すことが可能です。また、実物で試すことにより、実際に研究用の流路を作製する前の評価や作製する流路のイメージを描くことができます。

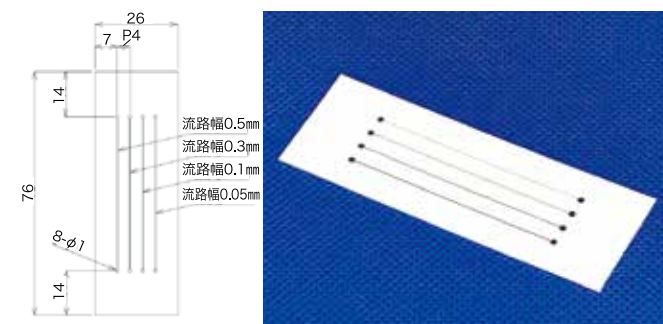


- ✓ 手軽に試せる規格品
- ✓ 幅や流路の高さを選べる

### 4種幅フィルム流路

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSCFL001-01	流路部:高さ 50μm	2 piece	20,000 円
CSCFL001-02	流路部:高さ 90μm	2 piece	20,000 円

【素材】PET、アクリル系粘着剤

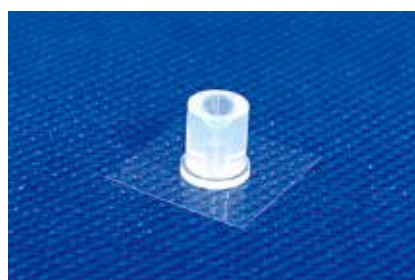


- ✓ 流入孔や流出孔に接続して漏れなく確実に送液できる

### 送液用ピペットポート

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSFPOS-20	ピペットチップ用	20 pieces	8,800 円
CSFPOL-20	外径Φ2mmチューブ用	20 pieces	8,800 円


【素材】シリコンゴム、シリコン系粘着剤

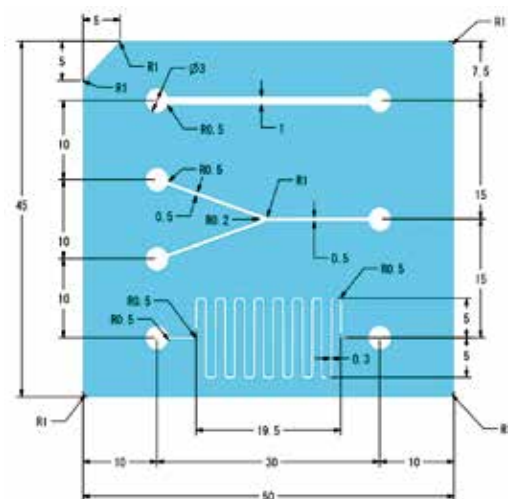

### PDMS3種流路チップ

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSFFL001-01	底面PDMS	1 piece	48,000 円
CSFFL002-01	底面ガラス	1 piece	48,000 円
CSFFL003-01	親水PDMS	1 piece	53,000 円

【その他】流路部:高さ 0.5mm、流入出孔ポート付き

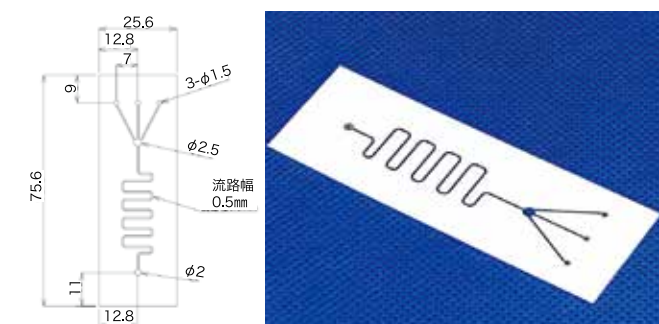


底面と天面に親水化処理したフィルム、流路部に溶出の少ないテープを使用して作製した流路です。素材の変更やデザインのカスタムも対応可能。

### 3種幅フィルム流路

商品コード	規格	入数	販売価格(税抜)
CSCFL002-01	流路部:高さ 50μm	2 piece	25,000 円
CSCFL002-02	流路部:高さ 90μm	2 piece	25,000 円

【素材】PET、アクリル系粘着剤

## 治癒過程の観察に。開放創の収縮による修復を抑止

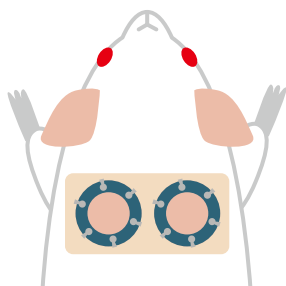

- ✔ 接着剤不要で手間なし仮止めができる
- ✔ 粘着テープ付きの創傷維持リング


リング上にある小さな孔に糸を通して、マウスやラットなどの皮膚と固定することによりマウスの傷口が塞がることを抑止でき、傷口の処置や観察などに使えます。

### マウス創傷維持リング

商品コード	厚さ	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
R-CSC086-01	0.65 mm	外径:φ12(内径:φ6)	20 pieces	6,800 円	340円
R-CSC165-01	0.65 mm	外径:φ18(内径:φ12)	20 pieces	6,800 円	340円

【素材】 EPDMゴム(粘着テープ付き)

## ドレッシング材の交換がスムーズにできる

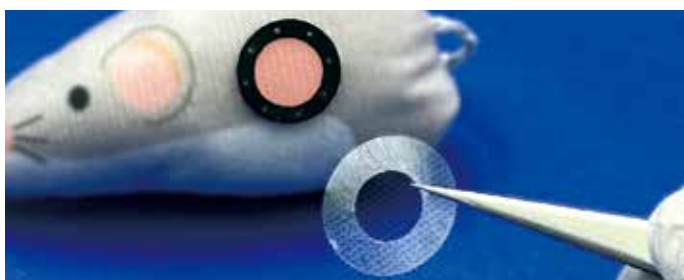

- ✔ マウス創傷維持リングが外れにくくなる
- ✔ マウス創傷維持リングに被せるだけ

マウス創傷維持リングとドレッシング材の間に挟むことによりドレッシング材の交換時にマウス創傷維持リングが外れにくくなります。生体に対して低毒性の非常に薄いシリコン製です。

### マウス創傷維持リング用スペーサーシート


商品コード	厚さ	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
CSC086-SPA01	150 μm	外径:φ16(内径:φ6)	20 pieces	6,800 円	340円
CSC165-SPA01	150 μm	外径:φ22(内径:φ12)	20 pieces	6,800 円	340円

【素材】 PDMS 【その他】 ガンマ線滅菌済

## カット済みで使いやすいドレッシング材

- ✔ カットする必要がないのですぐに使える

低刺激のアクリル系粘着剤を使用した通気性のいいドレッシング材。薄く柔軟な透明ポリウレタンでできており、皮膚に優しい粘着力です。

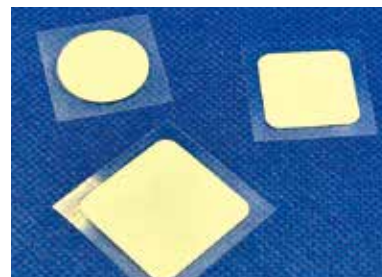


### マウス創傷維持リング用ドレッシングシート

商品コード	厚さ	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1 pieceの単価
CSC086-WDR01	70 μm	外径:φ12(内径:φ6)	50 pieces	8,800 円	176円
CSC165-WDR01	70 μm	外径:φ18(内径:φ12)	50 pieces	8,800 円	176円
CSC086-WDRSP01	70 μm	24×24	50 pieces	8,800 円	176円
CSC165-WDRSP01	70 μm	30×30	50 pieces	8,800 円	176円

【素材】 ポリウレタン、アクリル系粘着剤 【その他】 ガンマ線滅菌済

# 凍結保存時に剥がれにくいシール

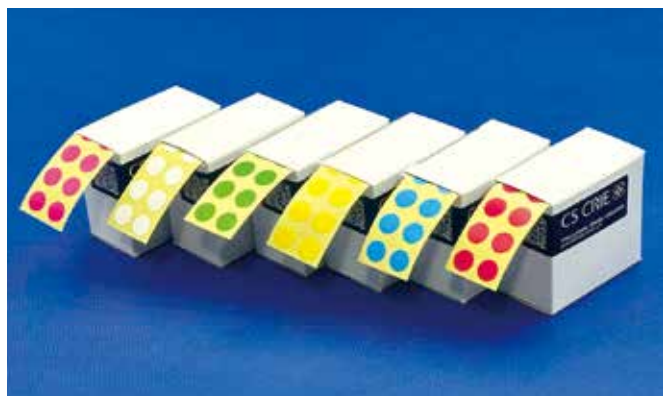

- ☑ -196℃の液体窒素環境下でも剥がれにくい
- ☑ ボールペンでも書き込み可能
- ☑ カラーは選べる6色。色での識別管理も可能
- ☑ 使うときに使う分だけ簡単に使えるロール式

剥がれにくく、文字が書きやすい凍結保存時用のシールです。100均のシールでは剥がれてしまう、海外製は価格が高いとお悩みの方におすすめです。

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)クライオチューブ用・Φ9.5mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC155-01	白	1000 pieces	3,800 円	3.8円
R-CSC159-01	赤			
R-CSC160-01	ピンク			
R-CSC161-01	青			
R-CSC162-01	黄			
R-CSC163-01	緑			

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)マイクロチューブ用・Φ11mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC156-01	白	1000 pieces	3,800 円	3.8円
R-CSC172-01	赤			
R-CSC173-01	ピンク			
R-CSC174-01	青			
R-CSC175-01	黄			
R-CSC176-01	緑			

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)15mLチューブ用・Φ15mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC180-01	白	600 pieces	3,800 円	6.3円

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)50mLチューブ用・Φ24mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC181-01	白	400 pieces	3,800 円	9.5円

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)マイクロチューブ用 13×37mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC182-01	白	1000 pieces	3,800 円	3.8円

## ELSAシール(凍結保存時書き込み用)クライオチューブ用 13×42mm

商品コード	色	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC183-01	白	1000 pieces	3,800 円	3.8円

◆全種共通仕様 【素材】ポリプロピレン 【耐熱温度】常温～-196℃ ※R-CSC182-01,R-CSC183-01はオーバーラップしてご使用ください。  
※ご使用の環境によりシールが剥れる場合があります。評価してからご利用ください。

# 凍結保存時のシールの悩み、全解決！ 手書きのストレスから解消される！



- ☑ -196℃の液体窒素環境下でも剥がれにくい
- ☑ 印字が速いので時間コストが大幅に改善
- ☑ 細かな文字やQRコードの印字も可能
- ☑ 研究の消耗品コストが下がる

φ9.5mmラベルなら1秒間で約20枚印字ができる印刷の早いプリンターと、凍結保存時に剥がれにくいラベルで研究の効率が大幅にアップ。

## ELSAシール(ラベルプリンター用)

商品コード	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSCELP01-01	φ9.5 (クライオチューブ用)	白	2000 pieces	8,000 円
CSCELP02-01	φ11 (マイクロチューブ用)			
CSCELP03-01	13×42		600 pieces	

【素材】ポリプロピレン 【耐熱温度】常温～-196℃ ※CSCELP03-01はオーバーラップしてご使用ください。  
※ご使用の環境によりシールが剥れる場合があります。評価してからご利用ください。

- ☑ 手書きだけでなくレーザープリンターで印刷可能
- ☑ 小ロットからご希望のサイズの特注対応可能

ELSAシール(凍結保存時書き込み用)のシートタイプ。ワードやエクセルを使い印刷も可能です。

## ELSAシール(シートタイプ)

商品コード	商品サイズ(mm)	色	入数	販売価格(税抜)
CSCELS01-01	A5 / 13×37 (1シート 45枚)	白	20 pieces (900枚)	8,000 円
CSCELS02-02	A5 / 13×42 (1シート 45枚)			
CSCELS03-01	A4 / φ24 (1シート 60枚)		10 pieces (600枚)	

【素材】ポリプロピレン 【耐熱温度】常温～-196℃ ※CSCELS01-01,CSCELS02-02はオーバーラップしてご使用ください。  
※ご使用の環境によりシールが剥れる場合があります。評価してからご利用ください。

## ELSAシール用ラベルプリンター

商品コード	規格	販売価格(税抜)
CSC-4520TN-CU	有線・オートカッター付き	オープン価格
CSC-4750TNWB-CU	無線・オートカッター付き	

## インクリボン

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)
CSC-S60300	60×300	2 巻	オープン価格




# サンプル名の文字が消えるのを防ぎたい方に



▲ 霜やエタノールから文字を保護

- ☑ 霜が付きにくい
- ☑ ラベルの視認性が高い
- ☑ 文字が消える・にじむのを防ぐ

チューブに貼ったサンプル名シールの上から貼るだけで、霜が付きにくくラベルの視認性を高めてくれる透明保護シールです。  
「霜や経年劣化、滅菌のためのエタノールなどで文字が消えたり見えにくくなる」といったストレスや悩みを解決します。

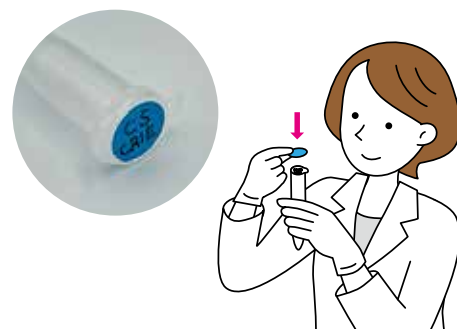

## ELSAシール(透明保護用)クライオチューブ用

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC212-01	Φ10	1000 pieces	3,800 円	3.8円

## ELSAシール(透明保護用)マイクロチューブ用

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC212-02	Φ12	1000 pieces	3,800 円	3.8円

## ELSAシール(透明保護用)15mLチューブ用

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC212-03	Φ16	600 pieces	3,800 円	6.3円

## ELSAシール(透明保護用)50mLチューブ用

商品コード	商品サイズ(mm)	入数	販売価格(税抜)	1pieceの単価
R-CSC212-04	Φ25	400 pieces	3,800 円	9.5円

◆全種共通仕様 【素材】PET 【耐熱温度】常温～-196℃

※ご使用の環境によりシールが剥れる場合があります。評価してからご利用ください。

販売店

サンプルのご依頼や特注対応など、お気軽にお問い合わせください。

## シーエスクリエ株式会社

(開発製造元:シーエステック株式会社)

- ※本紙に掲載されている価格は、2026年3月1日現在です。
- ※本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※表示価格には消費税等は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

会社HPはこちら



〒611-0041  
京都府宇治市槇島町大川原57-1  
TEL.0774-29-9037  
E-mail:inquiry@cscrie-jp.com  
<https://www.cscrie-jp.com>